

振荡调节仪说明书

（一）面板说明：



（二）操作说明：

按开关键，开启电源。再按移位设定键，仪表进入设定状态，上排三维数码管显示转速设定值，百位数闪烁。通过加键或减键设定可以改变该值。再按一下移位设定键，闪烁移入十位数。同理可设置十位数值和各位数值。设置完转速后，继续按移位设定键，完成工作时间设定。（注意移位设定键按 7 次，让闪烁位消失后才能完成转速及时间设定过程。）

（三）接线方法：

此控制器电源接线方法按固定六孔接插件对号入座，反之不能插入。

（四）转速补偿修正功能：

在控制器停止工作时，按移位设定键，5 秒后进入校正状态，上排数码管显示 30，下排数码管显示该值修正值，个值闪烁。用加键、减键可以改变该值，继续按移位设定键可以修正 50、150、250、300、400 转速点的修正值。假如设定 250 转时，显示稳定在 250 转，而实际测量转速为 270 转，则将下排 250 转的修正值设定为约 230 转，再进行修正测试，不断调整，达到修正理想目标为止。



宁波市鄞州邱隘佳诺自动化仪表厂

地址：宁波市鄞州区邱隘渔农村金亿工业区 邮编315100

电话：0574-88413091 传真：0574-88357353

手机：13905749775 15957420460

税号：91330227610149689R

开票地址：宁波市鄞州区邱隘镇新市村

开户银行：工商银行宁波市新城支行 3901150109000075614

企业网址：www.jianuo888.cn 企业邮箱：jianuo888@aliyun.com